

Аналитические и лабораторные весы АВ60, АВ120, АВ210, АВ310, АВ600, АВ1200

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: otk@nt-rt.ru || сайт: <https://okbvesta.nt-rt.ru/>

Аналитические и лабораторные весы АВ60

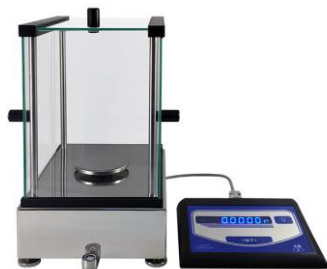

Госреестр СИ РФ № 54970-13. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001A № 52425 от 23.09.2013 г.
ГОСТ OIML R 76-1 - 2011

Аналитические и лабораторные весы специального (I) класса точности серии «АВ» имеют высоконадежную титановую монолитную весоизмерительную ячейку с защитой от перегрузки. Предел текучести титана в 2,5 раза больше, чем у железа и в 16 раз больше, чем у алюминия. Антикоррозионные свойства титана также значительно лучше, чем у алюминия и нержавеющей стали. . Корпус весового блока выполнен из полированной нержавеющей стали. В весах АВ с индексом «С» (Весы с повышенной защитой от коррозии) по желанию заказчика устанавливается дополнительная фторопластовая защита соединительного кабеля.

Весы АВ выпускаются в нескольких модификациях. Расшифровка обозначения:

Серия весов	Максимальная нагрузка, г	Юстировочная гиря	Дискретность	Исполнение
АВ	60	М - встроенная юстировочная гиря	-01 - дискретность 0,1 мг	без индекса - базовое исполнение
	120			А - с белой витриной
	210			
	310	индекс отсутствует - без встроенной гири	-1 - дискретность 1 мг	С- с повышенной защитой от коррозии
	600			
	1200			

Например: АВ310М-01С. Это весы с максимальной нагрузкой 310 г, с встроенной юстировочной гирей, дискретностью 0,1 мг, имеющие повышенную защиту от коррозии.


Простоту и удобство работы обеспечивают:

- всего две клавиши управления
- контрастная светодиодная индикация
- большой внутренний объем витрины: 200 (высота) мм х 170 мм х 230 мм

Возможности, которые предоставляют весы "АВ":

- автоматическую юстировку встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени
- уменьшение погрешности измерения за счёт внешней юстировки по действительному значению массы гири
- удаление блока электронного от блока весового на расстояние до 5 метров
- использование дистанционной клавиши или ножной педали для тарирования
- взвешивание под весами

- взвешивание в каратах
- взвешивание в процентах
- подсчёт образцов (с уточнением средней массы одного образца)
- связь с ПК через интерфейс RS232
- компьютерную программу для регистрации и статистической обработки результатов измерений

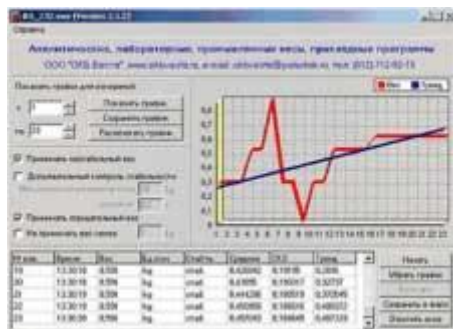

Использование специального лотка в комплекте весов АВ310М-01С - АВ60М-01С, АВ310М-01 - АВ60М-01 облегчает работу с сыпучими материалами.

Наименование	AB60M-01A AB60M-01 AB60M-01C	AB120M-01A AB120M-01 AB120M-01C	AB210M-01A AB210M-01 AB210M-01C	AB310M-01A AB310M-01 AB310M-01C	AB600M-1 AB600M-1C	AB1200M-1 AB1200M-1C
Max, г	60	120	210	310	600	1200
Min, мг	10	10	10	10	100	100
d, мг	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
e, мг	1	1	1	1	10	10
СКО. мг, не более	0,1	0,1	0,1	0,15	1	1
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1 - 2011	Специальный I					
Диаметр чашки, мм	85	85	85	85	140	140
Юстировка	1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (Заводская установка). 2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора. 3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей, как в весах без индекса "М".					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: otk@nt-rt.ru || сайт: <https://okbvesta.nt-rt.ru/>